


METTLER TOLEDO AT/MT/UMT balances (verified version)

For detailed information see operating instructions

Program overview

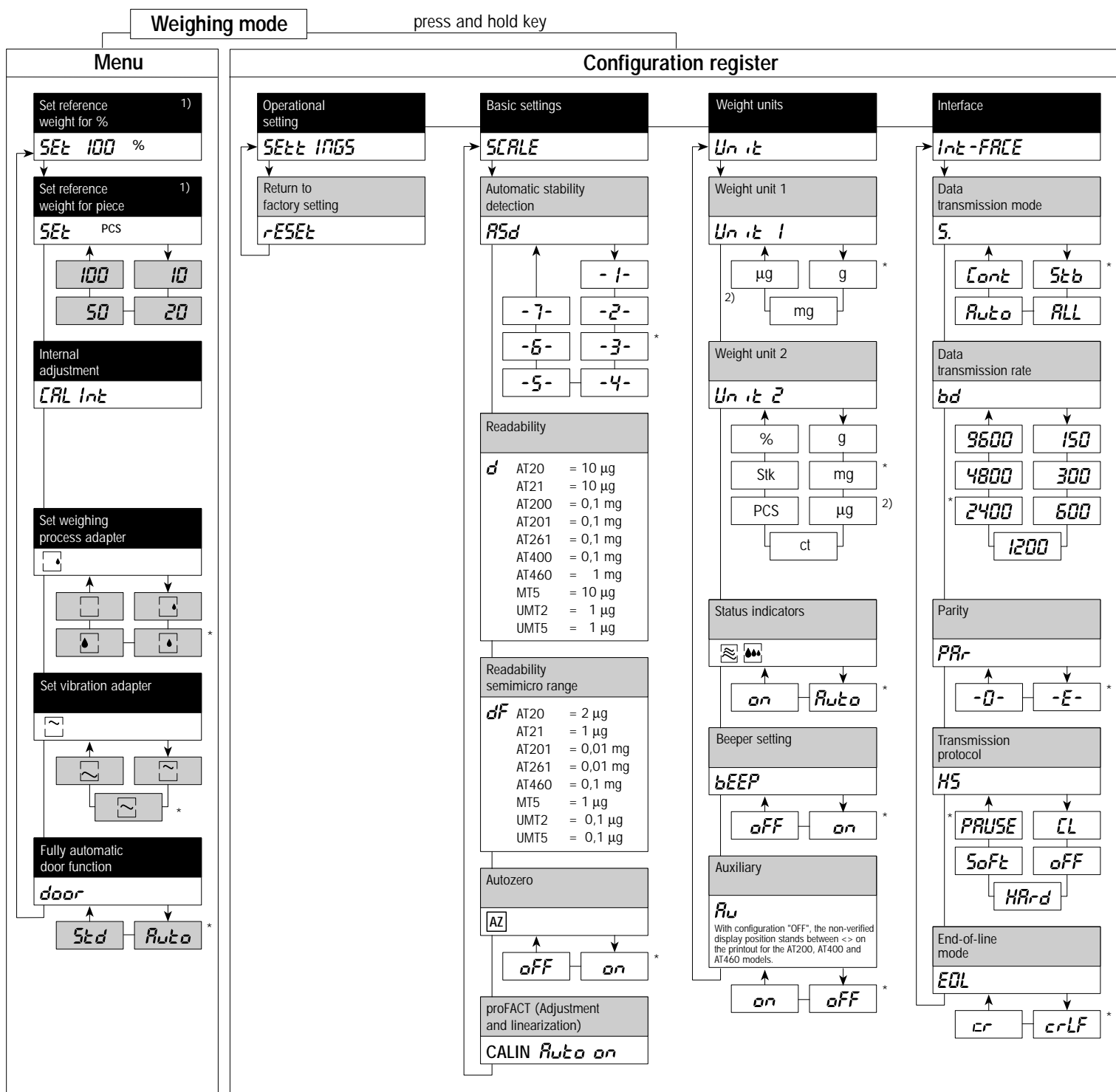

Menu

Menu	Selection of the menu Selection of the menu options
Select 1	Selection of the settings
Cancel	Cancellation of the changes and return to the weighing mode
Set	Storage of the current menu and return to the weighing mode
Set	Switching off the balance by pressing key upward

Configuration register

Configuration	Selection of the configuration register Selection of the sectors
Select 1	Selection of the parameters
Select 2	Selection of the settings
Cancel	Cancellation of the changes and return to the weighing mode
Set	Storage of the current configuration and return to the weighing mode

1) Appears only if weight unit 2 is set in the configuration register to percent (%) or piece (Stk or PCS).

2) Only for Micro balances.


* Factory setting



METTLER TOLEDO AT/MT/UMT-Waagen (Eichausführung)

Detaillierte Infos siehe Bedienungsanleitung

Programmübersicht

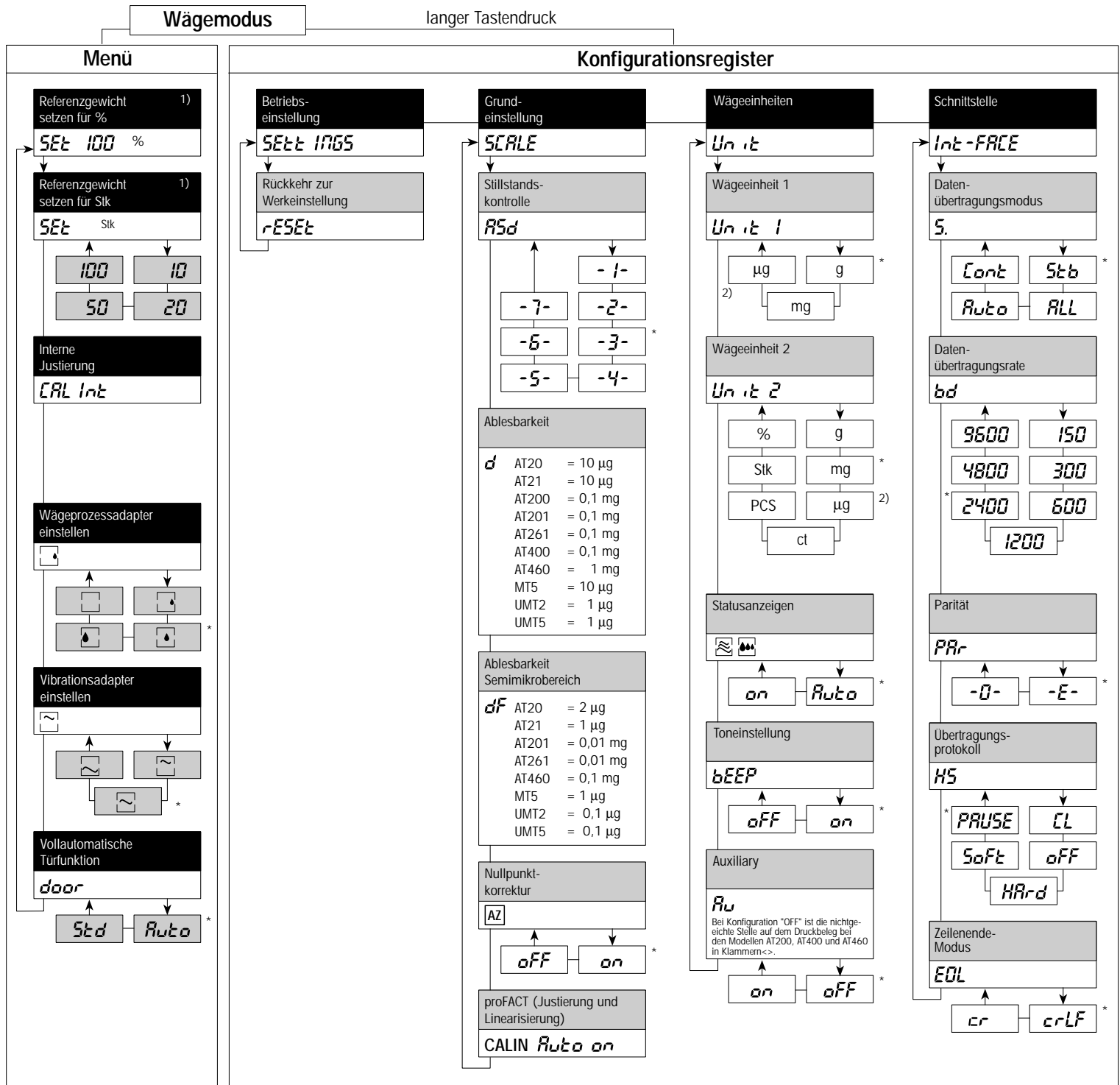

Menü	
Menu	Anwahl des Menüs Anwahl der Menüpunkte
Select 1	Anwahl der Einstellungen
Cancel	Annullieren der Änderungen und Rückkehr in Wägemodus
Set	Speichern des aktuellen Menüs und Rückkehr in Wägemodus
Set	Ausschalten der Waage durch Tastendruck nach oben

Konfigurationsregister	
Configuration	Anwahl des Konfigurationsregisters Anwahl der Sektoren
Select 1	Anwahl der Parameter
Select 2	Anwahl der Einstellungen
Cancel	Anwahl der Änderungen und Rückkehr in Wägemodus
Set	Speichern der aktuellen Konfigurationen und Rückkehr in Wägemodus

1) Erscheint nur, wenn im Konfigurationsregister die Wägeeinheit 2 auf Prozent (%) oder Stück (Stk oder PCS) eingestellt ist.

2) Nur für Mikrowaagen.

* Werk-einstellung